

SUS304 ラボウオーク LWSU型

この度はTRUSCO SUS304ラボウオーク LWSU型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は主材料にステンレス鋼(SUS304)を使用し、錆に強く長くご利用いただけます。またキャスターが標準でついているので使用目的に合わせてクリーンルーム・研究室・食品工場等必要な場所が必要なく使用できます。

均等静止荷重 20kg ※「均等の耐荷重」とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

安全上のご注意

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などえを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ **耐荷重以上の荷重をかけない**
作業台が破損・変形・転倒し、けがを
するおそれがあります。

■ **足をかけたり、よじのぼったり
ない**
転倒したり、足を滑らせて、けがをす
るおそれがあります。

■ **不安定な場所に設置しない。**
転倒したり、積載物が落下して、けが
をするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ **天板の上に物を置いたまま移動しない**
転倒したり、積載物が落下して、けが
をするおそれがあります。

■ **側面や正面からの大きな力をか
けない**
作業台が破損・変形・転倒し、けがをす
るおそれがあります。

■ **天板の裏側、隙間に指を入れな
い。**
切断面などで、指をけがする恐れがあ
ります。


■ **薬品が付着した容器、液だれ
をした容器を収納しない**
薬品の中には、ステンレスそのものを
腐食させる性質のものがあります。
(特に酸類、その系統の薬品)長くお
使い頂くためにも薬品などが付着した
場合は、速やかに拭きとって下さい。
薬品から発生するガスにより本体が
腐食したり、部品の欠落など倒壊す
る恐れがあります。

■ **屋外・水のかかる場所、火気の近
くには設置しない**
やけど、火災の原因になります。屋内の
換気の良い涼しい場所に設置して下さ
い。


■ **改造や無理な修理、分解はしな
い**
本来の機能が損なわれ事故の原因に
なります。万一異常が発生した場合は
必ず販売店にご相談下さい。

■ **子供の手の触れる場所に設置し
ない**
保管庫に触れて倒れたりして、けがをす
るおそれがあります。また連結部・内部
の切断面及び収納物によって指をけが
するおそれもあります。

■ **変形・破損したまま使用しない**
転倒・落下により、けがをするおそれ
があります。

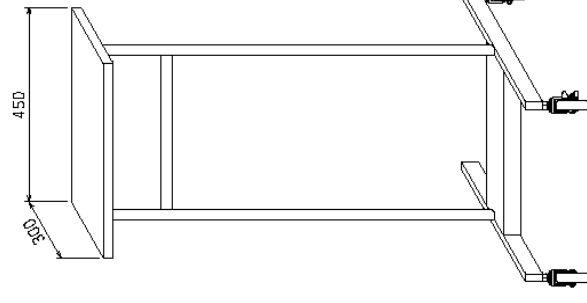

LWSU-45

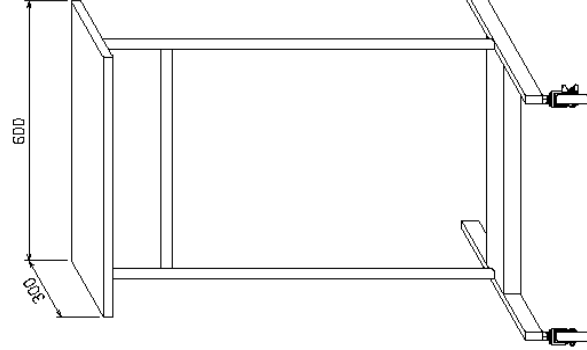

LWSU-60

仕様

LWSU型

品番	LWSU-45	LWSU-60
均等荷重	20kg	20kg
テーブル寸法	W450×D300	W600×D300
外形寸法	W450×D600×H1100	W600×D600×H1100
材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
キャスター	ステンレス金具 φ75mmナイロンウレタン車輪 自在×2個、自在ストッパー付×2個	ステンレス金具 φ75mmナイロンウレタン車輪 自在×2個、自在ストッパー付×2個
製品重量	約9kg	約10kg

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総販売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪府西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎0120-509-849

日本製

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。