

**取扱
説明書**

SUS304 ラボキヤリー SLC・SLCP型

この度はTRUSCO SUS304ラボキヤリーSLC・SLCP型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は主材料にステンレス鋼(SUS304)を使用し、錆に強く、使用目的に合わせてクリーンルーム・研究室等で長くご使用いただけます。

SLC型 1台当たりの最大荷重は **100kg** 棚板1段当たりの耐荷重は均等で **50kg** です。

SLCP型 1台当たりの最大荷重は **100kg** 棚板1段当たりの耐荷重は均等で **50kg** です。

※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

安全上のご注意

必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをされると「死亡または重傷などえを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ **耐荷重以上の荷物を置かない**
ワゴン、棚板が破損・変形・転倒し、けがをすおそれがあります。

■ **足をかけたり、よじのぼったりしない**
転倒したり、足を滑らせて、けがをすおそれがあります。

■ **不安定な場所に置かない。**
ワゴンが転倒したり、積載物が落下して、けがをすおそれがあります。

注意

誤った使いかたをされると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ **運搬車として使用しない**
転倒したり、積載物が落下して、けがをすおそれがあります。

■ **移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ**
荷物が落下してけがをすおそれがあります。

■ **かたよった収納はしない**
バランスを失って、ワゴンが転倒すおそれがあります。

■ **壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない**
破損してけがをしたり、健康を害すおそれがあります。

■ **天板の裏側、隙間、ヒンジ部に指を入れない。**
切断面などで、指をけがする恐れがあります。

■ **薬品が付着した物を収納しない**
薬品の中には、ステンレスそのものを腐食させる性質のものがあります。(特に酸類、その系統の薬品)長くお使い頂くためにも、薬品などが付着していないことを確認の上、収納して下さい。また薬品などが付着した場合は、速やかに拭きとって下さい。液だれから発生するガスによりワゴンが腐食したり、部品の欠落など倒壊す恐れがあります。

■ **側面や正面からの大きな力をかけない**
ワゴンが破損・変形・転倒し、けがをすおそれがあります。

■ **屋外・水のかかる場所、火気の近くには設置しない**
やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い涼しい場所に設置して下さい。


■ **子供の手の触れる場所に設置しない**
ワゴンに触れて倒れたりして、けがをすおそれがあります。また連結部・内部の切断面及び収納物によって指をけがするおそれもあります。

■ **改造や無理な修理、分解はしない**
本来の機能が損なわれ事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。

■ **変形・破損したまま使用しない**
転倒・落下により、けがをすおそれがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合は、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

仕様

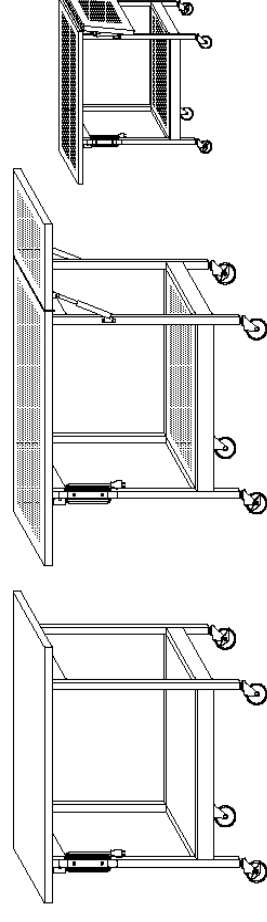

サイドテーブル折畳時


SLC-5

SLCP-6

品番	SLC-5	SLCP-5	SLC-6	SLCP-6
天板・棚板種類	フラット	パンチング φ5-8ビット千鳥穴	フラット	パンチング φ5-8ビット千鳥穴
天板寸法(W×D)	900×450	900×450	1200×450	1200×450
外形寸法(W×D×H)	900×450×800	900×450×800	1200×450×800	1200×450×800
最大積載量	120kg/台	100kg/台	60kg/段	100kg/台
材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
キャスト	ステンレス金具 φ75mm ナイロンウレタン車輪 自在×2、自在ストッパー付×2	ステンレス金具 φ75mm ナイロンウレタン車輪 自在×2、自在ストッパー付×2	ステンレス金具 φ75mm ナイロンウレタン車輪 自在×2、自在ストッパー付×2	ステンレス金具 φ75mm ナイロンウレタン車輪 自在×2、自在ストッパー付×2
製品重量	約17kg	約16kg	約19kg	約17kg
付属品	100V 3ロターブルタップ付	100V 3ロターブルタップ付	100V 3ロターブルタップ付	100V 3ロターブルタップ付


使いかた(SLC-6・SLCP-6)

サイドテーブルの使用方法

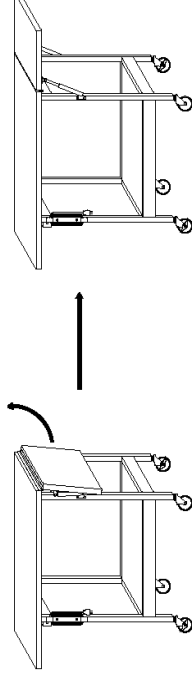

- ・サイドテーブルをいっばいまで開いた後下げるとロックがかかりフラットな状態とまります。(必ずロックがかかっていることを手で押して確認してください)

サイドテーブルの収納方法

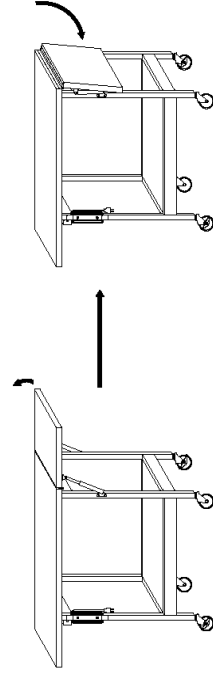

- ・ロックがかかっている状態で全開に開き、さらに少し持ち上げるとロックが解除されますので、そのままゆくりとテーブルを下ろします。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

株式会社 **トラスコ中山株式会社** E-mail:techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪府西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎0120-509-849

日本製