

このたびは、ステンレス薬品庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は主材料にステンレス(SUS304)を使用し、使用目的に合わせてお使い頂ける薬品保管庫です。地震による震動や錆にも強く、研究室・工場などで末長くご使用いただけます。

棚板 1コ当たりの耐荷重は、SW
SW T 均等 30kgです。

均等の耐荷重」とは、棚板の中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると死亡または重傷を負う可能性が想定されることを説明しています。

足をかけたり、よじのぼりたりしない

設置・積み重ねのときは、固定金具を必ず取りつける。また、積み重ねは2台まで

不安定な場所に設置しない

薬品庫が倒れたり、引出しが落下して、けがをするおそれがあります。

転倒したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

薬品庫が転倒・落下してけがをするおそれがあります。

注意

誤った使い方をするとう傷または財産への損害が発生する可能性が想定されることを説明しています。

耐荷重以上の荷物を収納しない

薬品庫が傾いたり、引出しが壊れたりして危険です。

引出しの出し入りは、ゆっくり静かに行う

一気に引き出すと、衝撃により、収納物や引出しが破損する恐れがあります。

レールの切断面や突起に触れない

切断面などで、指をけがする恐れがあります。

2コ以上の棚板を引き出さない

棚板を変更できる構造上ロック装置がついていません。転倒するおそれがありますので、棚板は1つつ引き出してください。また、使用後は必ず、カギをかけてください。震動により棚板が出てくる場合があります。

薬品庫内に物を入れたまま移動しない

収納物が割れたり、薬品がもれたりして危険です。

子供の手の触れる場所に設置しない。また、子供を近づけない

薬品庫に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面および収納物によって指をけがするおそれもあります。

薬品が付着した容器、液だれをした容器を収納しない

薬品の中には、ステンレスそのものを腐食させる性質のものがあります。特に酸類、その系統の薬品)長くお使い頂くためにも、使用後の容器はからぶきをし、液だれのないことを確認の上、容器のフタをしっかりと締めて収納してください。庫内で液だれが見つかった場合は、すみやかにふき取ってください。液だれから発生するガスにより、キャビネットが腐食したり、部品の欠落など倒壊する恐れがあります。

屋外・水のかかる場所、火気の近くには設置しない

やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い、涼しい場所に設置してください。

改造や無理な修理、分解はしない

薬品庫内部のロック機構などに施された微調整がそこなわれ、事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。

本製品には換気設備がついていません。

1日1回10分程度、管理者の下で、引出しを1つ、半開きにして換気することをおすすめします。

変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。


本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。



この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を利用しています。

仕様

品番	SW	SW T
均等荷重 (引出し1個につき)	30kg	30kg
薬品瓶収納可能本数 (比重1の場合) 棚板1枚につき	ガロン	4本
	1ℓ	12本
	500ml	20本
外形寸法	幅900x奥行500x高さ900	幅900x奥行500x高さ900
材質	本体 引出し	SUS304
	レール 錠前	SPCC 真鍮
重量	50kg	
付属品	棚板	4セット
	仕切板 (500mm)	縦6枚 横8枚
	仕切固定板 / 枠	2セット(4本) / 2セット
	固定金具	床用4個 積載用4個 壁用2個
	トラスネジ (4mm)	20本
コンクリート釘	6本	
ドライバー	1本	

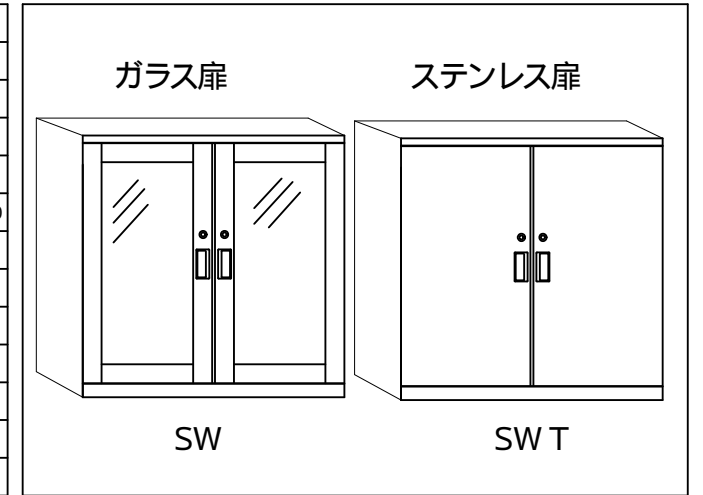

1ℓ・ガロン用仕切板は、オプションでご用意しております。

設置のしかた


積み重ね

積載用固定金具を使用。金具1枚につき4本のトラスネジで上下の薬品庫取付穴をまたぐようにネジ止めします。

床面・壁への固定


床用固定金具を使用。金具1枚につき2本のトラスネジで薬品庫側面下部をネジ止め、コンクリート釘やアンカーボルト等で床面を必ず4ヶ所固定します。壁固定は天板2ヶ所)

コンクリート釘を付属品として用意しておりますが(アンカーボルトは付属していません)、床面・壁面への固定は床・壁の材質により、木ネジ、アンカーボルト等による適正な固定が必要となりますので、工務店・専門業者にご相談下さい。

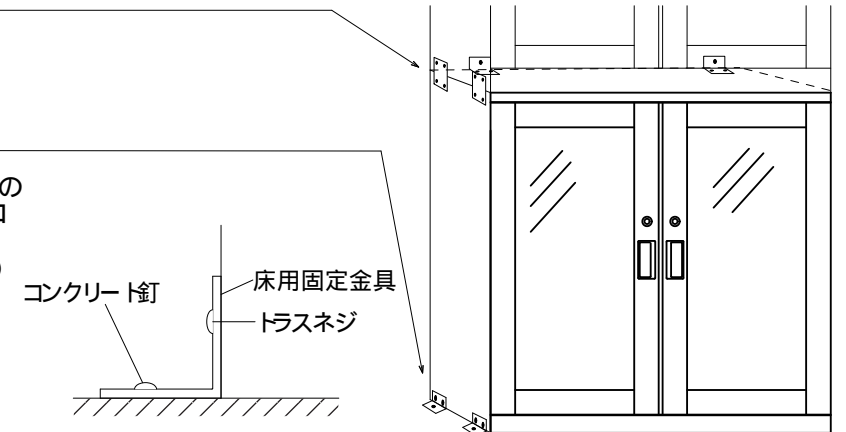


使いかた

製造時に金属のバリは極力取っておりますが安全のため手袋をしてから作業を行ってください。

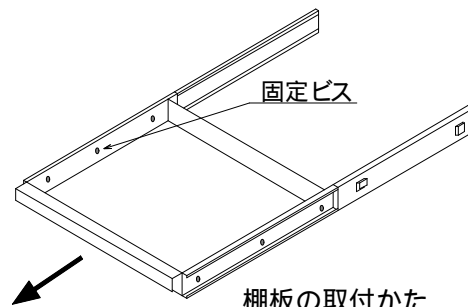

棚板の取付かた
棚板を引出し、付属ドライバーで固定ビス(6ヶ所)をゆるめて、棚板ははずします。(上記図参照)
レールをお好みの高さにあわせ、右図のように後ろのフックを引っかけてから、前のフックを矢印のようにセットしてください。(レールには左右があります。前方に引きせるか確認してください。)
レールを引出し、棚板の穴をレールビス位置に合わせ、固定ネジを締めて固定します。

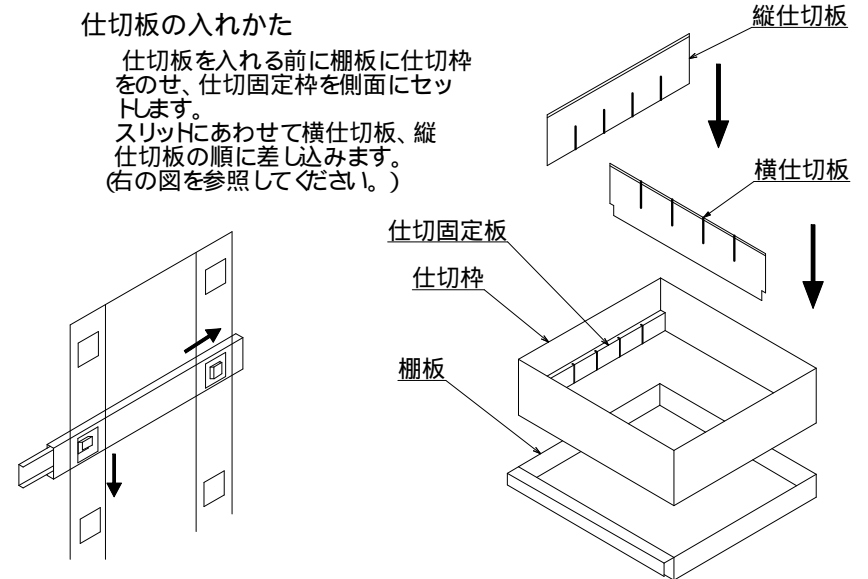

お願い 本製品には換気設備がついていません。1日1回10分程度、管理者の下で、引出しを1つ、半開きの状態にして換気することをおすすめします。本製品は表面保護のため、ナイロンシートでカバーしています。ご使用前にはがしてお使い下さい。